

Gebruiksaanwijzing optiek Reinigingsset #206

12-jan-2025

Handleiding voor het reinigen van microscoop objectieven en -ocularen

- 1) Blaas los stof zoveel mogelijk weg met de GIOTTO blaasballon
- 2) Neem de flacon RoR lens cleaner en bevochtig hiermee eerst de punt van een reinigings stokje, draai dan een plukje watten aan het uiteinde van het stokje (zonder met uw vingers aan te raken. Het beste gaat dit door het stokje in de elleboog op de stof van uw (schone) mouw rond te draaien.
- 3) Bevochtig nu het wattenpuntje met een weinig RoR.
- 4) Zet objectief rechtop op tafel en draai het wattenpuntje zonder kracht te zetten rond op de frontlens. Om te drogen; herhaal 2) maar nu zonder RoR.
- 5) Controleer op reinheid met en oculair als loep (achterstevoren vastgehouden).
- 6) Herhaal de handeling van punt 3 (steeds nieuw plukje watten nemen!)
- 7) Controleer steeds met oculair, en herhaal deze handelingen totdat frontlens brandschoon is.

ALGEMEEN

- Zet nooit teveel kracht bij het reinigen.
- Steeds een schoon plukje watten gebruiken.
- Weinig reinigingsmiddel gebruiken
- Bij hardnekkige vervuiling, handelingen na enige tijd herhalen, eventueel eerst bevochtigen met RoR en even wachten.

**RoR lens cleaner is een uiterst veilig middel voor het reinigen van;
Objectieven-Oculairen-CCD's-Laserlenzen-Flatscreens-brillenglazen-Monitors-GSM's-
Scanners-telescopen-verrekijkers-filters-richtvizieren-
veiligheidsbrillen-projectie lenzen etc.etc.**

Voor grotere oppervlakken is RoR ook leverbaar in een spray flacon.